

Seebio[®] HRP-Protein A 产品说明书

【产品名称】

Seebio[®] HRP-Protein A

【产品编码】

DCY0017D-200 µg

【包装规格】

品牌	货号	包装规格
Seebio [®]	DCY0017D	200 µg

【产品基本信息用途】

Protein A 是金黄色葡萄球菌的一种膜蛋白，具有与众多物种（如人、猪、兔的 IgG）的抗体 Fc 区域特异性结合能力。它包含 5 个高亲和力的结合位点，能够与 IgG 的 Fc 区相互作用。HRP-Protein A 是通过共价键连接的，可用于各种免疫检测，如免疫印迹（Western 和点印迹）、ELISA 和免疫组化。

使用：用 200µl 去离子水溶解冻干粉，HRP-Protein A 蛋白浓度为 1mg/ml。

【运输、储存条件和有效期】

冻干状态可在 2~8°C 温度下保存 2 年。复溶状态在 2~8°C 温度下保存 2~3 周，在 -20°C 以下温度可保存 1 年。应避免反复冻融。

【使用建议】

本产品适用于免疫印迹（Western 或点印迹）、ELISA、免疫酶标记电镜技术、免疫组化及其他酶活性分析。在使用前要先确定不同试验的理想工作浓度。我们列举了以下几种常见试验的建议稀释浓度，选择较佳稀释浓度是应考虑以下几个因素：二抗亲和力、抗原浓度、检测方法的灵敏度、温度及孵育时间。本产品的建议稀释浓度范围如下：

点印迹 1:5000 ~ 1:20000

Western blot 1:5000~1:20000

ELISA 1:50000~1:250000

免疫组化 1:500~1:2500

【技术支持服务】

您若有疑问或反馈，请联系

Tel: [+0086-21-50272981*6217](tel:+0086-21-50272981*6217) 或

Email: market@seebio.cn

西宝生物二维码

